


Cara operasional BSC


1. Hubungkan instrument dengan sumber listrik
2. Tampilan awal layar

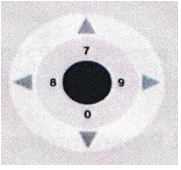



3. Tunggu sampai bunyi alarm berhenti

4. Buka pintu kaca instrument dengan menekan tombol no 7  pada instrumen dengan menahannya sampai pintu berhenti berjalan

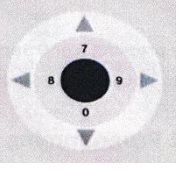
5. Bersihkan dan sterilkan bagian dalam instrumen dengan cara menyemprotkan alcohol pada lap bersih dan ratakan pada bagian dalam instrument dan tunggu hingga kering

6. Tutup kembali pintu kaca instrument dengan menekan dan menahan tombol no 6  pada instrument sampai pintu berhenti berjalan

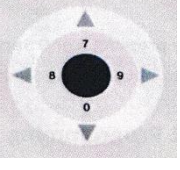
7. Tekan tombol biru bulat pada instrument 

8. Geser menu dengan menggunakan tombol no 8 atau no 9  ke menu UV control

9. Tekan tombol bulat ditengah sebagai tombol OK 

10. Pilih menu "TODAY" untuk pengaturan hari ini dengan menekan tombol bulat 


11. Pilih menu start auto, atur waktu nyala lampu UV dengan menekan tombol panah atas bawah

samping  lalu tekan tombol bulat (OK)



12. Pilih menu 'of time' untuk mengatur waktu mati otomatis seperti instruksi point 10

13. Lampu UV akan otomatis hidup dan mati sesuai waktu yang diatur





14. Setelah lampu mati, tekan tombol  untuk menaikkan pintu kaca



15. Tekan tombol kipas  untuk menghidupkan aliran udara dan tombol lampu  sebagai sumber cahaya


16. BSC siap digunakan



17. Setelah selesai menggunakan BSC, tekan tombol  dan  untuk mematikan

18. Selanjutnya, keluarkan alat dan bahan dari BSC, kemudian bersihkan dan sterilkan bagian dalam instrumen dengan cara menyemprotkan alcohol pada lap bersih dan ratakan pada bagian dalam instrument dan tunggu hingga kering



19. Tutup pintu kaca dengan menekan dan menahan tombol no 6  sampai pintu berhenti berjalan

20. Matikan instrument dengan cara mencabut kabel penghubung sumber listrik