










## Cara operasional LAF

1. Hubungkan instrument dengan sumber listrik
2. Tekan tombol on/off pada instrument
3. Tekan tombol back pada layar monitor instrument 
4. Buka kaca pelindung pada instrumen sebelum mengatur penggunaan instrument
5. Tekan tombol home  pada monitor
6. Tunggu sampai kecepatan alir udara stabil (pada monitor nilai kecepatan alir pada layar berubah dari warna merah menjadi biru)
7. Tekan tombol kipas  untuk menghentikan aliran udara
8. Untuk sterilisasi, semprotkan alcohol pada lap kering dan ratakan pada ruang bagian dalam instrument, lalu biarkan sampai kering
9. Nyalakan lampu UV dengan menekan tombol  pada layar
10. Tutup pintu kaca instrument
11. Tekan tombol panah   untuk mengatur lama waktu sterilisasi dengan lampu UV
12. Setelah selesai proses sterilisasi (lampu UV mati secara otomatis sesuai waktu yang diatur) tekan tombol home  pada layar
13. Tunggu sampai aliran udara stabil, instrument siap digunakan.
14. Setelah selesai digunakan, keluarkan bahan dan alat,
15. Selanjutnya, LAF disterilkan dengan cara menyemprotkan alcohol pada lap kering dan ratakan pada ruang bagian dalam instrument, lalu biarkan sampai kering
16. Kemudian tekan tombol kipas  untuk menghentikan aliran udara
17. Tekan tombol lampu  untuk mematikan lampu
18. Tutup kaca instrument
19. Matikan instrument dengan cara menekan tombol on/off
20. Cabut aliran listrik instrumen